

EVI 91 Bagnomaria




Bagno riscaldante per evaporatori rotanti EVI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ❑ Costruzione in acciaio inox AISI 304 a doppia parete, coibentato in fibra di vetro, per un migliore isolamento termico dell'elemento riscaldante e nello stesso tempo per protezione contro le scottature.
- ❑ Vasca completamente libera internamente e facile da pulire
- ❑ Bagno diametro 240 mm, acciaio inox AISI 304/L (18/10)
- ❑ Capacità 4,3 litri
- ❑ Adatto per palloni fino a 3 litri
- ❑ Alimentazione: 230V 50 HZ 1200 Watt
- ❑ Interruttore O-I
- ❑ Termostato ON/OFF per la regolazione elettronica e l'indicazione digitale della temperatura. Funzionamento segnalato da un led rosso
- ❑ Spia verde della fase di riscaldamento
- ❑ Precisione di regolazione: -1 °C/+2 °C
- ❑ Scala 20 °C – 95 °C
- ❑ Display: 50 °C + 150 °C
- ❑ Sicurezza: temperatura limite 100 °C (+0/-6 °K) con termostato limitatore, riarmo manuale.
- ❑ Dimensioni mm 288x276x288
- ❑ Peso: Kg 10




FRONTALE

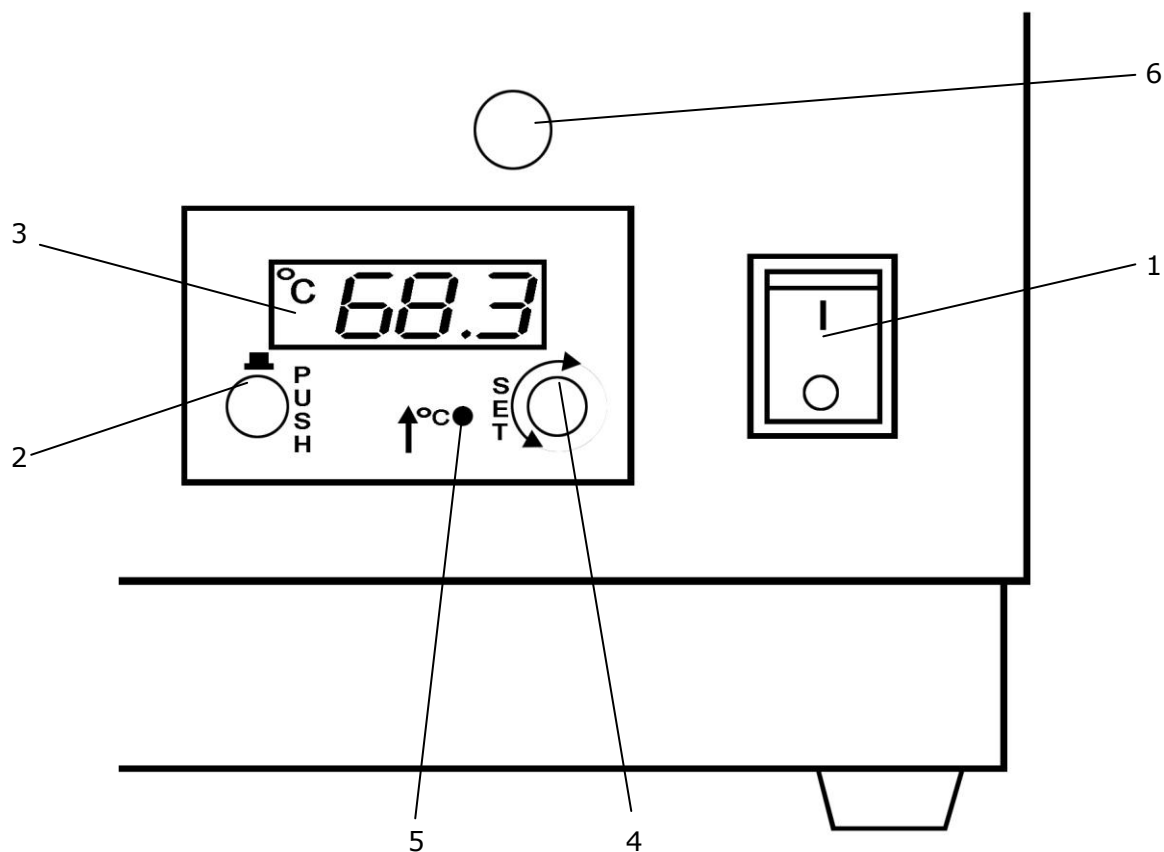

- 1 Interruttore O-I
- 2 Pulsante set point
- 3 Display °C
- 4 Manopola set point
- 5 Led (rosso) ON/OFF termostato
- 6 Spia (verde) riscaldamento

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA D'INTERVENTO (set point): si effettua premendo il pulsante (2) e simultaneamente agendo sulla manopola (4) fino a visualizzare la temperatura prescelta.

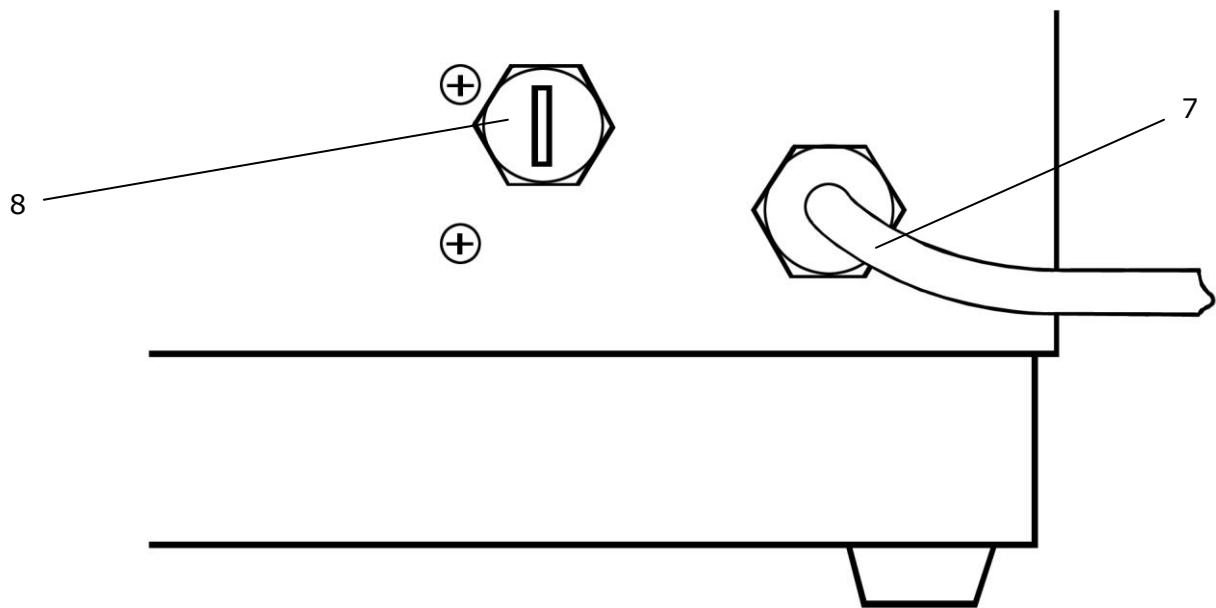LATO POSTERIORE

7 Cavo d'alimentazione

8 Coperchio pulsante termostato limitatore di temperatura.

- Il riscaldamento si interrompe automaticamente se la vasca si surriscalda per il superamento della temperatura massima consentita (100°C +0 - 6°K).
- L'intervento del termostato limitatore della temperatura è segnalato quando, nello stesso momento, il led rosso (5 pag. 3) di funzionamento del termostato di regolazione è acceso e **la spia di riscaldamento (6 pag. 3) è spenta.**
- Attendere il raffreddamento della vasca, versare eventualmente acqua, svitare il coperchio (8) e premere fino in fondo il pulsantino per riarmare il termostato limitatore.

Il costruttore si riserva ogni diritto di modifiche senza preavviso.